



Instrucciones de cómo recolectar una muestra de polvo adecuada utilizando un paño Swiffer:

1. Utilice únicamente el paño para polvo proporcionado en el kit de muestreo. Evitar contacto innecesario con el paño Swiffer usando los guantes desechables suministrados en el kit de muestreo.

2. Deslice al menos 10 "áreas" dentro del espacio en el que desea ser probado (es decir, en casa o en el lugar de trabajo). Asegúrese de limpiar en una sola dirección. No frote de un lado a otro ni limpie con movimientos circulares.

3. Las áreas pueden incluir la parte superior de los marcos de las puertas interiores, centros de entretenimientos, estanterías, cómodas, mesitas de noche, conductos de ventilación de retorno HVAC y otras. El objetivo es recoger polvo de diferentes zonas de la casa/oficina para analizar todo el espacio.

No tomar una muestra directamente de una fuente de moho visible (es decir, manchas de moho en un muro). Evite tomar muestras de áreas que estén oxidadas y tengan polvo visible de arcilla o polvo de paneles de yeso de construcción/repares o construcciones nuevas. Evite las áreas cercanas a estufas, calentadores u otras fuentes de calor intenso. Las muestras tomadas de estas áreas inhibirán el proceso de prueba.

4. Según sea necesario, pregunte a su médico o profesional ambiental de interiores sobre las preferencias de recolección específicas, ya que pueden diferir de las que se enumeran aquí. Las instrucciones de este documento son las recomendadas por la EPA de EE. UU. como método estándar de recolección de muestras.

5. Después de deslizar al menos 10 áreas, doble el paño Swiffer con el polvo adentro, colóquelo en la bolsa Ziploc y cierre la cremallera. Asegúrese de que el Swiffer esté visiblemente sucio (cambiado de blanco a gris, vea la imagen en el enlace a continuación) para proporcionar suficiente polvo para la prueba. Si el paño no está visiblemente sucio, continúe deslizando en las áreas hasta que la tela se vea sucia.

6. Escriba la Ubicación donde se tomó la muestra en el formulario de Cadena de Custodia bajo "Ubicación". Si tiene varias muestras, asegúrese de que la ubicación esté claramente tanto en la bolsa como en el formulario de Cadena de custodia.

7. Complete el formulario de Cadena de Custodia (CoC) suministrado en el kit (también disponible impreso en línea en nuestro sitio web).

Recordatorios:

*Asegúrese de que la tela cambie de color en todas las áreas visibles, adelante y atrás.

*No recomendable combinar muestras de polvo del sótano, garaje con muestras del piso de arriba o el espacio habitable.

*No use el Swiffer para limpiar el piso.

*No coloque el formulario de Cadena de Custodia dentro del Ziploc con la muestra.

*Las muestras deben pagarse en línea O por teléfono antes de procesar la muestra.






MÉTODO DE RECOLECCIÓN SWIFFER



#1 Polvo bajo.
No es suficiente para la prueba

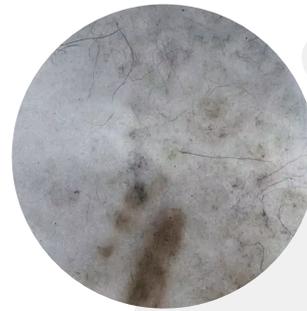

#2 Polvo medio.
Solo suficiente polvo para una prueba



#3 Altura media.
Suficiente para una sola prueba



#4 Alta Carga.
Suficiente para más de una Prueba

